


Real-time PCR 簡易操作手冊


1. 首先請務必遵循正常開關機順序（請詳見附件）。
2. 接下來，軟體之設定可分成三大部分來進行。分別為：
 - a. **Protocol**：可直接由 Sample files 或先前自行建立的檔案夾中選取套入。若需做修改則選取“Edit”或需自行建立則選取“Creating New”

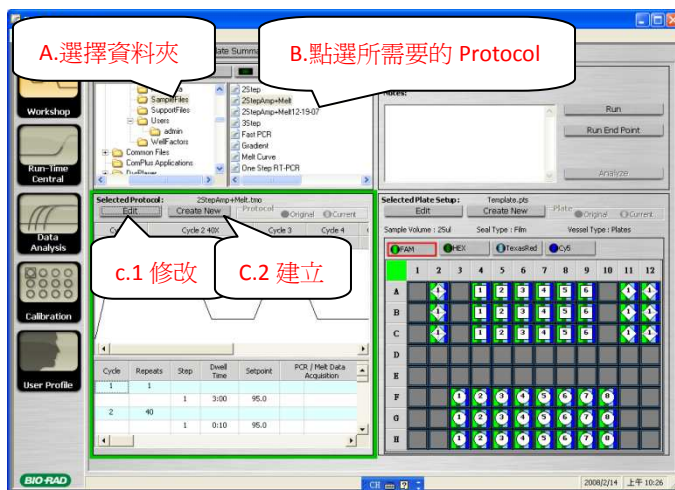


當一切修改或建立完畢後，則點選“Save & Exit Protocol Editing”。



- b. **Plate Setup**：於視窗右方點選“Edit”或“Creat New”即可進行 plate 位置之設定。

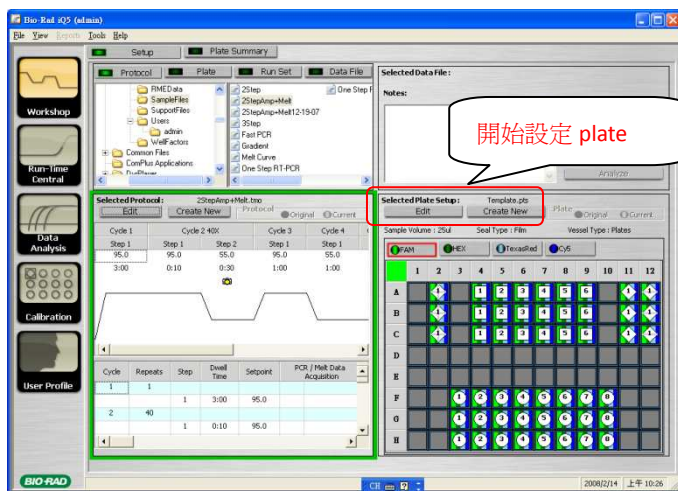


進入編輯視窗後，開始設定反應管的位置以及體積、容器與上蓋種類。

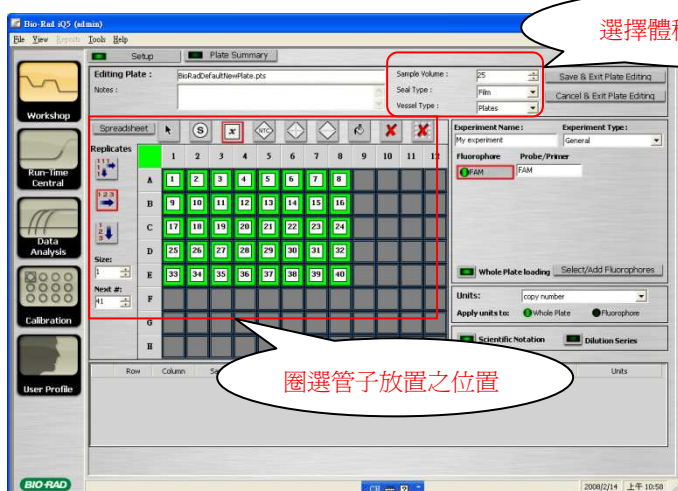


當一切修改或建立完畢後，同樣點選“Save & Exit Protocol Editing”。

c. **Run Set**：接著按下右上方的“Run”

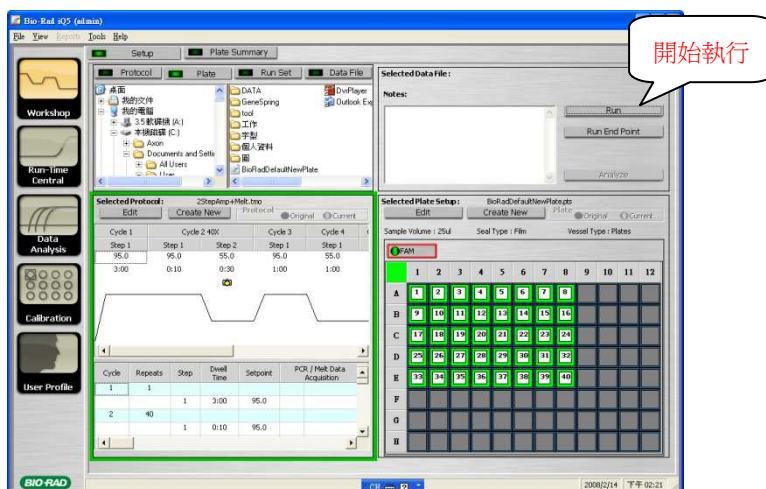

會自動跳到選擇 well factor 種類的視窗，點選“Collect Well Factors from Experimental Plate”

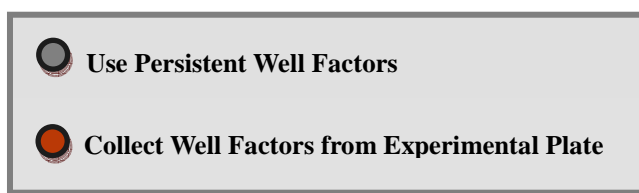

點選“Begin Run”→命名並儲存檔案，最後點選“OK”